

## 10× 蛋白电泳缓冲液(变性)

产品编号	产品名称	包装
MA0012	10× 蛋白电泳缓冲液	500ml

### 产品简介:

蛋白电泳缓冲液(SDS-PAGE Running Buffer)是可以用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。本电泳缓冲液可以回收，回收后可以再使用 1-2 次。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
1	10× 蛋白电泳缓冲液	500ml
2	说明书	1 份

### 保存条件:

室温保存。

### 使用说明:

用超纯水稀释本品 10 倍后使用。

### 注意事项:

配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。

回收的电泳液可以重复使用，但为了取得最佳的电泳效果，应使用没有使用过的电泳液。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。