

丽春红染色液(1X, 即用型)

产品编号: MA0063-1
MA0063-2

规格: 120ML
规格: 500ML

产品内容:

产品组成	MA0063-1	MA0063-2
丽春红染色液(1X, 即用型)	120ml	500ml
说明书	1 份	1 份

产品简介:

丽春红 (Ponceau S) 染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane)和醋酸纤维素膜(cellulose acetate membrane)上的蛋白的检测。丽春红带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合, 从而形成红色的条带。丽春红对蛋白的染色是可逆的, 染色后可以用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液洗去。

保存条件:

室温保存, 有效期 1 年。

使用说明:

- 1、将吸附有蛋白的 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中, 摇动 3-10 分钟或更长时间, 直至出现清晰条带。对结果作适当记录。
- 2、用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次, 每次 3-5 分钟, 去除丽春红, 进行后续的 Western Blot 检测。

注意事项:

- 1、丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。