

# 无蛋白快速封闭液

产品编号: MA0406 规格: 500ml

#### 产品简介:

本产品是一种即用型,最新一代高效快速应用于 Western Blot 或 ELISA 等实验的封闭液,采用无蛋白配方,总体效果显著优于传统的基于 BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等的封闭液及国外同类产品。

#### 使用方法:

- 1、 转膜完成后,用 Western 洗涤液洗涤蛋白膜约 1-5 分钟。
- 2、根据膜的大小,在平皿或其他适当的容器中加入封闭液,确保封闭液可以完全覆盖住膜,对于常规 Western,一张 7.5×8cm 的膜推荐使用 10ml 左右的封闭液。
- 3、将膜用平角镊子轻轻夹到封闭液中,使封闭液完全覆盖住膜即可,置于摇床上摇晃 封闭约 10min。
- 4、取出封闭完成的膜,用洗涤液清洗蛋白膜 2-3 次,之后即可进行一抗稀释等 Western Blot 后续实验。

### 保存条件:

2-8℃保存,一年有效。

## 注意事项:

- 1、不同抗体封闭时间有所不同,可根据具体实验进行操作,对于一些背景值相对较高的抗体,可适当延长封闭时间至 30-60 分钟,如有特殊需要,也可 4℃过夜。
- 2、没有任何一种封闭液适用于所有实验体系,因此对于一些特殊的实验和抗体,可能需要根据具体情况考虑是否要更换为其他封闭剂,如 BSA 或者脱脂奶粉。
  - 3、本产品仅供科研使用,勿做其他用途。

