

PAGE 上层胶红色染料(500X, 无迁移)

产品编号	产品名称	包装
MA0441-1	PAGE 上层胶红色染料(500X, 无迁移)	0.2ml
MA0441-2	PAGE 上层胶红色染料(500X, 无迁移)	1ml

产品简介:

MeilunbioPAGE 上层胶红色染料(500X, 无迁移) (Red Dye for PAGE Stacking Gel, 500X, without Migration)是可加入到聚丙烯酰胺凝胶中的染料, 本染料在电泳时不会随蛋白质迁移, 也不会影响蛋白质分离效果, 可在配制浓缩胶时将其加入其中, 使浓缩胶胶孔可见, 便于观察和加入蛋白样品。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
1	PAGE 上层胶红色染料(500X, 无迁移)	0.2ml/1ml
2	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 半年有效; 2-8℃保存, 一年有效。常温运输。

使用方法:

- 1、在使用前将装有染料的试管颠倒混匀。
- 2、在配制浓缩胶时, 根据配制的浓缩胶液体体积加入本产品, 并适当混匀, 例如每2ml浓缩胶液体, 需加入4 μl红色染料。
- 3、其余操作与平时配制聚丙烯酰胺凝胶没有区别, 红色染料在浓缩胶液体灌入玻璃板前加入即可。

注意事项:

- 1、本染料在长时间静置后会出现沉淀, 使用前需混匀。
- 2、本染料的加入不会影响实验效果, 可根据实验情况增减用量。