

Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液即用粉末(1L)

产品编号: MA0464 规格: 1PACK

产品内容

产品组成	MA0464-1
Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液即用粉末(1L)	1PACK
说明书	1 份

产品简介

Bis-tris MOPS 蛋白电泳缓冲液即用粉末(1L) 是 MeilunGel 蛋白预制胶 Bis-Tris 系列产品的配套变性电泳缓冲液。

使用说明

1. 本产品为粉末包装, 在使用前用超纯水溶解, 每包产品可配制 1L 电泳缓冲液 (1×)。在溶解时, 也可以将本品配制成浓缩液, 例如配制成 5×电泳缓冲液时, 用超纯水定容至 200ml 即可。
2. 在使用时: 电泳槽内加满 1×电泳缓冲液, 外槽的电泳缓冲液加到内槽液体的 1/3 液面处, 加入样品后可开始电泳, 当溴酚蓝指示带迁移距离凝胶底部 1cm 处停止电泳, 或实验预定位置时, 即可结束电泳。

保存条件

室温保存, 自生产之日起 24 个月有效。

注意事项

1. 本产品只适用于 Bis-Tris 体系的聚丙烯酰胺凝胶电泳, 请勿用于其他缓冲体系。
2. 本产品含有 SDS, 适用于变性蛋白的凝胶电泳。
3. 配制好的 1×电泳缓冲液通常室温可保存 2-3 天, 2-8℃可保存 1-2 周。
4. 1×电泳缓冲液可回收使用, 但回收后尽量用做外槽电泳缓冲液重复使用, 若发现电泳效果下降, 请及时更换新鲜的电泳缓冲液。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

Y240202

