

细胞房除菌剂

产品编号: MA0640 规格: 500 ml

产品内容

产品组成	MA0640
细胞房除菌剂	500 ml
说明书	1 份

产品简介

美仑细胞房除菌剂主要成分为银离子和特殊过氧化氢的两相复合型络合物,过氧化氢在银离子的催化、络合作用下具有强效的作用和极高的稳定性,从而大大提高了对微生物的杀灭作用。

本产品专门用于清除和抑制细胞房或净化车间空气中、墙面、地面和设备表面的微生物,对影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物均有明显的抑制与清除作用,经多项实验与测试,没有发现微生物对本产品产生抗性和耐药性。本产品可直接替代75%酒精和84消毒液等有刺激性气味或易腐蚀的消毒试剂,适用于细胞房的日常消杀。

产品特点

1. 广谱高效杀菌: 杀菌谱超过200多种,全面杀灭细菌、真菌、支原体、病毒等各种类型微生物,可快速杀灭芽孢、霉菌孢子、原虫等高化学抗性生物体,可杀灭藻类并抑制藻类生长,具有持久作用。
2. 安全食品级: 无色无味,作用完毕后分解为水和氧气,没有任何毒性和毒副产物。
3. 无腐蚀: 不会对金属等材质造成额外影响,适合于在细胞房或净化车间内各种精密设备表面直接喷洒使用。
4. 无残留: 作用后可完全降解为水和氧气,低温不会析出,不会在细胞房墙面、地面和设备表面形成膜层。
5. 稳定性强: 适用温度范围宽,0~95℃下都有效,细胞房中可保持长久效用。

使用方法

1. 常规清扫细胞房后,直接向细胞房或净化车间的墙面、地面、桌面、设备表面、死角等处喷洒适量细胞房除菌剂,建议喷洒两层,可快速杀灭常见微生物。也可以将脱脂棉球浸泡细胞房除菌剂后进行局部擦拭使用。
2. 细胞房或净化车间喷洒过除菌剂后密闭20~30min,然后再继续使用。
3. 建议每7~10天处理一次,配合紫外线使用效果更佳;建议每立方米使用量为4~10ml。

保存条件

常温保存,有效期18个月。

注意事项

1. 污染严重时期或者梅雨季节时，可适当增加用量。
2. 为了您的安全和健康，操作时请穿着实验服并佩戴一次性手套。