

## 甘油明胶封片剂

产品编号	产品名称	包装
MB9893	甘油明胶封片剂	10ml

### 产品简介:

甘油明胶封片剂(Glycerol Jelly Mounting Medium)是一种参考经典的 Kaiser 方法配制的水性封片液, 经过美仑改良, 不再含有剧毒苯酚, 可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。

本甘油明胶封片剂中的主要有效成分为明胶和甘油。按照每个样品封片需要 50 $\mu$ l 计算, 10ml 可以用于 200 个样品的封片。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
1	甘油明胶封片剂	10ml
2	说明书	1 份

### 使用方法:

#### 1. 贴壁细胞样品:

- 染色完毕后, 尽量吸干染色液。
- 滴一滴甘油明胶封片剂于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片剂, 尽量避免气泡。
- 显微镜下观察样品。

#### 2. 组织切片:

- 染色完毕后, 尽量吸干染色液。
- 滴一滴甘油明胶封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片剂, 尽量避免气泡。
- 显微镜下观察样品。

#### 3. 其它样品:

其它样品请参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

### 保存条件:

-20 $^{\circ}$ C 保存, 一年有效。短期使用可放 2-8 $^{\circ}$ C。

**注意事项:**

本产品温度较低时呈胶状固态，使用前需在 37~50℃温育，并在完全溶解后使用。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。