

Western 半干法转膜液（粉剂，1×）

产品编号	产品名称	包装
MB9905	Western 半干法转膜液（粉剂，1×）	1L

产品简介：

1×Western 半干法转膜液(Western Semi-dry Transfer Buffer)可以用于 Western 时半干法电转膜。本 Western 半干法转膜液是一种安全无毒的转膜液，没有使用剧毒的甲醇，也没有使用其它的有毒试剂。配制 Western 半干法转膜液的方法非常便捷，不需要调节 pH 值。本 Western 转膜液共 1 包，可以配制 1 升 Western 半干转膜液。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
1	Western 半干法转膜液（粉剂，1×）	1L
2	说明书	1 份

保存条件：

室温保存，有效期为 2 年。

使用方法：

1. 取一包可以配制 1 升 Western 转膜液的粉剂，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水约 700 毫升，溶解。
2. 再加入 200 毫升无水乙醇或 210 毫升 95%乙醇，混匀。
3. 然后在量筒中用蒸馏水定容至 1 升。混匀后即可使用，无需调节 pH 值。

注意事项：

1. 配制时需使用分析纯级别的乙醇或纯度更高的乙醇。
2. 配制好的半干法转膜液可室温或 4℃ 保存，通常两周内使用没有任何问题，当颜色变成浅棕色或黄褐色，应丢弃。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。