

## 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA)

产品编号: MMT010-1 规格: 250 g

### 产品内容

产品组成	MMT010-1
马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA)	250 g
说明书	1 份

### 产品简介

本产品用于霉菌、酵母菌计数。

### 成分 (g/L)

马铃薯浸出粉	12.0
葡萄糖	20.0
琼脂	14.0
pH 值 (25°C)	5.6±0.2

### 保存条件

阴凉干燥、通风处保存, 保质期三年。

### 使用说明

称取本品 46.0g, 加入 1000ml 蒸馏水中, 115°C 高压灭菌 15 分钟, 备用。灭菌好的培养基仅可重复加热融化一次。

### 注意事项

1. 配制前请保证所需器材洁净。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。