

## MH 琼脂培养基 (MHA)

产品编号: MMT030-1 规格: 250g

### 产品内容

产品组成	MMT030-1
MH 琼脂培养基 (MHA)	250g
说明书	1 份

### 产品简介

本产品用于微生物药敏试验。

**检验原理:** 牛肉粉和酸水解酪蛋白提供氮源、维生素和氨基酸; 可溶性淀粉吸收有毒的代谢产物; 琼脂是培养基的凝固剂。

### 成分 (g/L)

牛肉粉	6.0
可溶性淀粉	1.5
酸水解酪蛋白	17.5
琼脂	17.0
pH 值 (25°C)	7.3±0.1

### 保存条件

阴凉干燥、通风处保存, 保质期三年。

### 使用说明

称取本品 42.0g, 加热溶解于 1000ml 蒸馏水中, 121°C 高压灭菌 15 分钟, 待冷至 50°C, 倾入无菌平皿, 备用。

### 注意事项

1. 配制前请保证所需器材洁净。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。