

## Ready-to-use CDP-Star Chemiluminescence Solution (0.4mM, with enhancer)

### 即用型CDP-Star 化学发光液 (0.4mM,含增强剂)

产品编号: MT0024-1 规格: 100 mL  
MT0024-2 规格: 1 L

#### 产品内容

产品组成	MT0024-1	MT0024-2
即用型 CDP-Star 化学发光液 (0.4mM, 含增强剂)	100 mL	1L
说明书	1 份	1 份

#### 产品优势

快速达到最大发光水平，较高的灵敏度和信噪比。

#### 产品简介

本品为即用型碱性磷酸酶化学发光底物，约 10 分钟内达到最大发光水平，辉光发射持续数小时。溶液测定需要化学发光增强剂，本品已含，无需额外添加。基于膜的测定也可能需要提高光输出和灵敏度。本品可让您以出色的灵敏度、速度和易用性检测碱性磷酸酶和碱性磷酸酶标记分子。化学发光底物为广泛使用的荧光底物甲基伞形酮磷酸酯 (MUP) 和比色底物对硝基苯磷酸盐 (pNPP) 提供了高度灵敏的替代物。低背景发光与高强度光输出相结合，能够以尽最高的灵敏度和信噪比检测碱性磷酸酶标记。

#### 产品应用

本品在基于膜的应用（例如 Southern、Northern 和 Western 印迹）中显示出高灵敏度。本品也可用于基于溶液的试验，如免疫检测、DNA 探针试验、酶试验和报告基因试验。

#### 注意事项

- 本品开盖使用前请上下颠倒轻轻混匀。
- 本品不宜在室温放置过久，以免影响检测效果，用后请及时放回冰箱。

#### 运输与保存方法

2~8℃ 避光保存。冰袋运输。

有效期1年。