



Meiluncell

专注细胞培养及检测产品与服务——为您的细胞赋能

0411-62910999 www.meilune.com

大连博格林生物科技有限公司

Dalian Bergolin Biotechnology Co., Ltd

## 大鼠星形胶质细胞完全培养基

### 使用说明书

产品编号：PWL142 规格：500mL/Kit

#### 产品内容

大鼠星形胶质细胞完全培养基	
DMEM 高糖基础培养基 (Cat No.PWL019)	415mL
原代细胞专用胎牛血清 (Cat No.PWL112)	75mL
青-链霉素（双抗）(Cat No.PWL062)	5mL
Non-essential Amino Acid	5mL
2-Mercaptoethanol	500μL

#### 产品简介

Meiluncell®大鼠星形胶质细胞完全培养基，包含适合大鼠星形胶质细胞生长的基础培养基、Meiluncell®原代细胞专用胎牛血清及各种细胞所需的添加物。能够满足多种大鼠星形胶质细胞的生长营养需求，可长期维持大鼠星形胶质细胞在体外良好的生长状态。

本产品适用于 SD 大鼠星形胶质细胞、Wistar 大鼠星形胶质细胞和 F344 大鼠星形胶质细胞等。

#### 产品特点

- 1、产品中血清已经过严格筛选，更适合细胞的生长需求。
- 2、产品经过无菌检测、 pH 测试、渗透压检测、内毒素检测等质量检测，批间差异小。
- 3、产品使用方便、快捷。

#### 完全培养基的配制方法

1. 配制前将原代细胞专用胎牛血清和青-链霉素（双抗）放置于 4℃ 冰箱内完全融化。

**注意：**融化后的血清中可能出现絮状物，其主要成分为析出的血纤蛋白，这不会影响产品使用效果；如絮状物较多，可离心去除（不建议过滤，过滤会造成部分营养物质丢失）。

2. 用 75% 医用酒精擦拭消毒试剂盒中各瓶/管表面。



Meilune Cell

专注细胞培养及检测产品与服务——为您的细胞赋能

0411-62910999 www.meilune.com

大连博格林生物科技有限公司

Dalian Bergolin Biotechnology Co., Ltd

3. 将血清、青-链霉素（双抗）、NEAA 和 2-Mercaptoethanol 全部加入基础培养基中，血清的终浓度为 15%。
  4. 拧紧基础培养基瓶盖，轻柔上下颠倒将培养基充分混匀。
- 注意：**若使用量较少，建议根据实际使用情况分批配制。请按照上述成分表的比例配制所需量。剩余的血清可根据实际情况先分装，严格按照保存条件妥善保存，切忌反复冻融。
5. 配制好的完全培养基标注名称、配制日期等信息。

## 保存条件

试剂名称	保存条件	有效期
DMEM 高糖基础培养基	2-8°C	1 年
原代细胞专用胎牛血清	-20°C	6 年
青-链霉素（双抗）	-20°C	1 年
Non-essential Amino Acid	2-8°C	1 年
2-Mercaptoethanol	2-8°C	1 年
大鼠星形胶质细胞完全培养基	2-8°C	1 个月

## 质量控制

本产品已经过无菌检测、 pH 测试、渗透压检测、内毒素检测。

## 注意事项

- 1、本产品所有组分均为无菌包装，在使用过程中请注意无菌操作，避免微生物污染；若配制过程有污染风险，可将完全培养基过滤除菌。
- 2、本产品发货时使用冰袋运输，若收到货后暂时不使用，请按照保存条件将各组分保存。
- 3、为了您的安全和健康，操作时请穿着实验服并佩戴一次性手套。

**声明：**本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养；禁止临床使用。